



78-1/79-1 磁力加热搅拌器

使用说明书

一、产品简介:

78-1/79-1 磁力加热搅拌器采用无级调速, 操作简便, 能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌, 特别适合搅拌小体积的样品, 是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、技术指标:

指标\型号	78-1	79-1
调速范围	起动~1500r/min	起动~1800r/min
加热功率	250W	300W
工作面直径	110m ²	110m ²
电 源	交流 220V 50Hz	交流 220V 50Hz
外形尺寸	230×165×100 (mm)	260×180×100 (mm)

三、使用维护:

- 3-1: 将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其他器皿)放在工作面顶板上。
- 3-2: 接通外电源, 将调速旋钮逆时针调至最低, 合上电源开关, 指示灯亮, 顺时针调节调速旋钮, 升至所需转速。
- 3-3: 合上加热开关, 指示灯亮, 开始加热。
- 3-4: 工作完毕, 将调速旋钮置于最小位置, 关电源开关, 切断电源。
- 3-5: 将工作面顶板擦拭干净, 其上不允许有水滴、污物残留。

***特殊规格要求需签订合同, 价格另定。**

江苏金坛市宏华仪器厂

电话: 0519-82334281 82334280

传真: 0519-88201375